

High Power Electronic Crimping Tool HPS

Quick Start





Use Warnings

Remember to wear safety glasses when crimping or decapping.

The crimper or decapper jaws can pinch severely.

Only change jaws after the power supply has been disconnected or the tool has been locked.

Never insert fingers into the crimping tool jaws.

Use only the 12v DC Power Supply supplied with the crimping tool.

Danger

Porter des lunettes de sécurité au moment du sertissage ou du dessertissage.

Les mâchoires de la pince à sertir ou de la pince à dessertir peuvent pincer gravement.

Changer de mâchoires seulement après avoir déconnecté le bloc d'alimentation ou après avoir verrouillé la pince.

Ne jamais insérer les doigts dans la pince à sertir.

Utiliser uniquement le bloc d'alimentation 12 Vcc fourni avec la pince à sertir.

Advertencias

Utilice anteojos de seguridad al encapsular o destapar.

La mordaza del encapsulador o descapsulador puede pellizcar gravemente.

Cambie las mordazas únicamente después de desconectar la fuente de poder o si la herramienta se encuentra en posición de bloqueo.

Nunca inserte los dedos en el encapsulador o descapsulador.

Utilice únicamente la Fuente de Poder de 12 VDC suministrada con la herramienta de encapsulado.

Warnungen

Tragen Sie eine Schutzbrille beim Ver- oder Entbördeln der Kappen!

Die Stempel der Verschleiß- und Öffnungskopfen können zu gravierenden Quetschungen führen.

Verschleißkopf nur dann austauschen, nachdem das Netzteil von der Stromzufuhr getrennt und das Werkzeug gesperrt wurde.

Niemals die Finger in die Verschleiß- und Öffnungskopfen stecken.

Benutzen Sie nur das mit dem Bördelwerkzeug gelieferte 12 Volt DC Netzteil.

Avvertenze

Si ricorda di indossare occhiali di sicurezza durante il processo di aggraffatura o decapsulazione.

Le ganasce dell'aggraffatrice o della decapsulatrice possono stringere energicamente.

Sostituire le ganasce soltanto dopo la rimozione dell'alimentatore oppure dopo aver attivato il blocco dell'utensile.

Non inserire in nessun caso le dita all'interno delle ganasce dell'aggraffatrice.

Utilizzare soltanto l'alimentatore da 12 V a corrente continua in dotazione con l'aggraffatrice.

Quick Start Guide

1. Power Connect



2. Lock



Push - or +
Hold 2 seconds



3. Change Jaw

Disconnect Power (necessary)



Connect Power - continue with number 4

4. Set Jaw Type



5. On



6. Adjust Crimper

Too Tight



Push

-



Too Loose



Push

+



7. Adjust Decapper

Too Much



Push

-

Not Enough



Push

+



Switzerland: BGB Analytik AG • Rohrmattstrasse 4 • 4461 Böckten • Phone +41 61 991 00 46 • Fax +41 61 991 00 25 • sales@bgb-analytik.com

BGB Analytik SA • Route de Pré-Bois 20 • 1215 Genève 15 • Phone +41 22 788 49 43 • Fax +41 22 788 49 45 • sales.fr@bgb-analytik.com

Benelux: BGB Analytik Benelux B.V. • Daltonstraat 17 • 3846 BX Harderwijk • Phone +31 341 700270 • Fax +31 341 700271 • sales.benelux@bgb-analytik.com

France: BGB Analytik France S.A.S. • 81 Vie de l'Etraz • 01630 St. Jean de Gonville • Phone +33 450 488567 • Fax +33 450 562378 • sales.fr@bgb-analytik.com

Germany: BGB Analytik Vertrieb GmbH • Josefstrasse 19a • 79618 Rheinfelden • Phone +49 7623 7173110 • Fax +49 7623 7173199 • sales.de@bgb-analytik.com